

Dzeramā ūdens paraugu ņemšanas instrukcija mikrobioloģiskajām un ķīmiskajām analīzēm. (Informācija pasūtītājiem)

Parauga ņemšanai nav ieteicami siltā ūdens krāni.

Paraugu ņemšanai neizmantojot pilošus krānus un izvairīties no krāniem – samaisītājiem


Dzeramā ūdens no krāna paraugu ņemšanas tehnika mikrobioloģiskajām analīzēm :

1. Nodrošināt, lai piesārņojums no krāna virsmas nenonāk paraugā :
 - krāns jāatbrīvo no uzstādītajām papildierīcēm;
 - jāattīra krāna virsma no jebkura piesārņojuma (tauki, kaļķakmens un c.t.) ;
 - vairākkārt pilnībā atvērt un aizvērt krānu, lai noskalotu netīrumus;
 - dezinficēt krānu ar liesmu (plastikāta krānus dezinficē iegremdējot tos uz 2-3 min. traukā ar dezinfekcijas līdzekli);
 - pietiekoši ilgi notecina ūdeni, lai nepieļautu tīrīšanas un dezinfekcijas ietekmi uz paraugu;
 - novieto paraugu ņemšanas trauku zem krāna, ūdeni lej tieši traukā, nodrošinot, lai trauks nesaskaras ar krānu, trauku nepiepilda līdz augšai, lai nodrošinātu adekvātu prauga sajaukšanu ;
 - nekavējoties aizvērt trauku.


Paraugu transportē aukstumā, aptuveni + 5 C temperatūrā, aizsargājot no gaismas. Transportēšanas laiks ir rekomendēts 12 stundas, bet pieņemamais termiņš var būt 18 stundas.

WHIRL - PAK sterilo maisiņu izmantošanas tehnika:

1. Maisiņu marķē

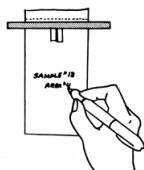

2. Pa atzīmēto līniju atplēst maisiņa augšējo daļu.

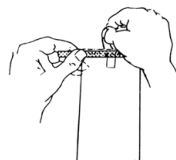

3. Ar abām rokām no maisiņa abām pusēm satvert maisiņa iestrādātās baltās sloksnītes un pavilkot atvērt maisiņu nepieskaroties iekšpusei.



4. Novieto maisiņu zem atvērtā krāna un piepilda to līdz pusei ar paraugu.

5. Ar sloksnītes palīdzību maisiņu aizver un nostiprina abas malas ar metālisko aizdari, saspiežot to ar pirkstiem. Trīs reizes aizloka maisiņa augšējo daļu.



6. Metāliskās aizdares galiņus, kuri palikuši, pāri aizverot, maisiņu nostiprina, atliecot uz vienu un otru pusi.



Dzeramā ūdens no krāna paraugu ņemšanas tehnika ķīmiskajām analīzēm:

- notīra un noskalo krānu;
- ūdenim ļauj lēni un ar vienmērīgu ātrumu plūst parauga traukā un pārlīt pār;
- trauku cieši aizvāko;
- transportē aukstumā, tumsā.